



Plataforma Argentina de Biología Estructural y Metabólica

Envío de muestras

La dirección para el envío de las muestras es por encomienda postal **con entrega a domicilio**. Las empresas que usamos habitualmente son Chevallier y La Sevillanita. Se solicita anticipar el envío de las muestras con un mínimo de 24 hs, indicando empresa transportadora, teléfono del transportista y número de guía a los fines de estar atentos a la llegada y poder hacer un eventual seguimiento del mismo.

Los envíos deberán contener la siguiente información a la vista:

IBR-CONICET

Atte.: Ciro Militano /Andrea Coscia/Rodolfo Rasia.

Ocampo y Esmeralda s/n (Predio CONICET)

S2000FHQ - Rosario

Santa Fe - Argentina

54-341-4237070 Ext. 733/691

NOTA: Sugerimos las siguientes formas de envío

1. Condición -70C

Se calculan más de 7 Kg de hielo seco en caja de telgopor con pared de 3 cm (óptimo 5 cm pero difícil de conseguir) para un tiempo de tránsito de 36 horas

2. Condición -20 (freezer)

Se calculan 4 kg de hielo seco en caja de telgopor con pared de 3 cm para un tiempo de tránsito de 36 hs.

3. Condición 2 a 8 C (heladera)

3 a 4 ladrillos (packs) congelados en caja de telgopor de 1.5 ó 2 cm para un tiempo de tránsito de 36 hs

Datos de envío de muestras



Plataforma Argentina de Biología Estructural y Metabólica

ENVÍOS DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE BIOLOGÍA ESTRUCTURAL

- Cada grupo de muestras deberá ser entregado junto con el conjunto de planillas adjuntas firmadas por el/los responsables.
- La recepción de muestras debe ser coordinada previamente con el personal de la PLABEM para definir día y horario. No se recibirán muestras que lleguen fuera del rango de horario acordado.
- Cada muestra deberá tener un volumen **no menor a 600 μ L** (según el tipo de biomacromolécula, la concentración de la misma y el análisis solicitado).
- Las muestras que deben transportarse congeladas, deben llegar en dicha condición, sin haber sufrido descongelamiento en ninguna instancia previa, para que sean almacenadas en la PLABEM.
- Las muestras se conservarán a la temperatura declarada por el contratante en los formularios de envíos.
- Cada muestra deberá estar claramente rotulada. Cada rótulo debe ser exclusivo de la muestra.
- Cada tubo/ependorf enviado debe estar perfectamente cerrado y sellado con parafilm.
- En caso de no cumplir con los requisitos de colección y recepción de muestras, las mismas podrán ser rechazadas y enviadas nuevamente al contratante con costos a cargo del mismo.
- **Las muestras serán descartadas luego de 30 días de entregado el informe al contratante.**

Datos de envío de muestras